

KİRLİ OTOKLAV SONRASI YAPILMASI GEREKENLER

Otoklavınızı aldıktan sonra cihazın içindeki kirli suyu çok fazla soğumadan tamamen boşaltınız.



Cihazın içini distile su ile cihazın yan çeperleri de dahil olmak üzere yıkayıp ardından bu suyu da boşaltınız.



Daha sonra tekrar cihazı distile su ile yıkayıp bu suyu da boşaltınız.



Cihazı yıkadıktan sonra içindeki rezidansın biraz üstüne çıkacak kadar distile su ekleyip kullanıma hazır halde bırakınız.



Kirli otoklavı attığınız sepetleri yıkayınız.



Otoklavlanmış atıklarınızı binanın yan tarafında bulunan çöp konteynırlarına atınız.



Bençlerde yıkamadan kaynaklı olarak oluşan su birikintilerini peçete yardımı ile temizleyiniz.



Otoklav cihazının kapağını alkollü peçete ile siliniz ve bir sonraki kullanıma hazır halde bırakınız.

NOT: Kirli otoklav atacağınız zaman kirli otoklav için kullanılan zemini ve yanları kapalı sepetleri kullanınız.

NOT: Sizin cihazlar için harcayacağınız fazladan bir on dakikanın hepimize zaman kazandıracağını unutmayınız. Cihazlarımız yanlış kullanımlardan kaynaklı arızalandığı zaman bunun hepimizi etkilediğinin bilincinde olunuz.

Teşekkürler